



## Eppendorf Easypet 电动助吸器 快速使用指南

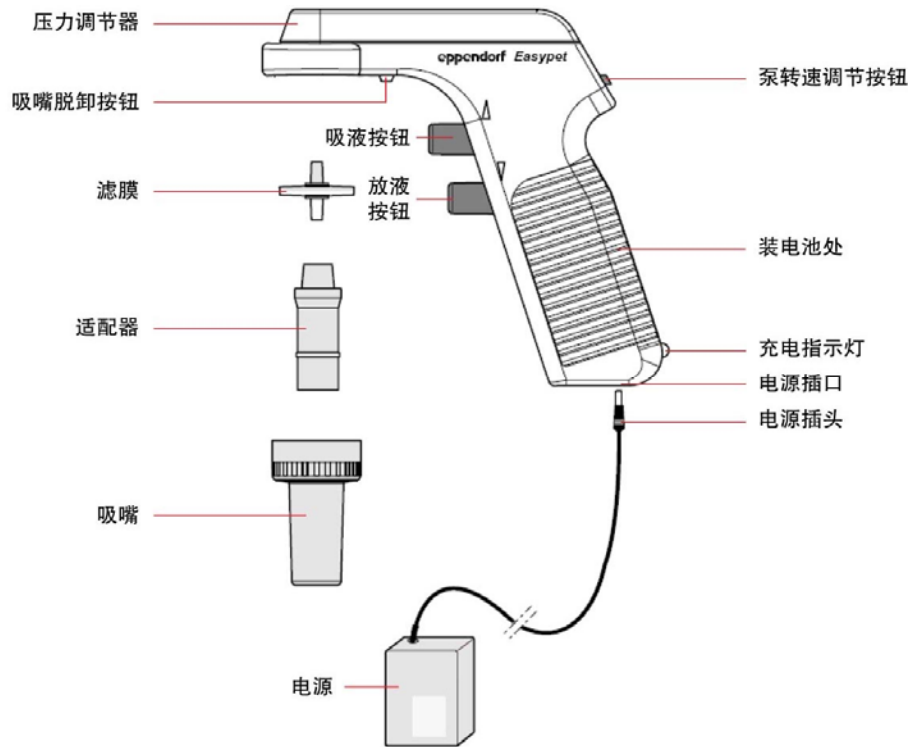


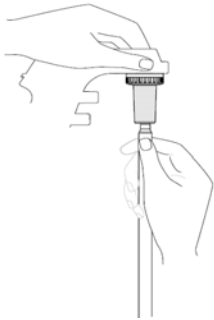


### 操作使用:


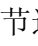
#### • 移液:

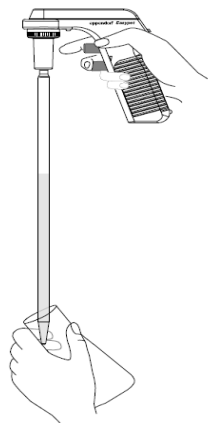

#### • 放液:

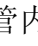



- 手持移液管上部，将其插入助吸器吸嘴中旋紧。
-  插入移液管时切勿用力，以免移液管破裂造成受伤。
- 将移液管的管嘴浸入液体，按住吸液按钮 ，移取液体至所需体积的刻度以上
- 拭去移液管管壁外的残留液体，将移液管嘴靠在液体容器壁上，按住放液按钮 ，缓慢放液，直至管内液体最凹面在所需体积的刻度处
- 移取液体时，也可以使用泵转速按钮来调节速度（I=慢速，IIII=快速）

- 将移液管垂直放置，管嘴靠在接收瓶的管壁上，按住放液按钮  放液。放液的速度可以通过手指的不同用力来调节
- 放液结束前，将放液按钮  按到底，使泵完全吹打出移液管内的剩余液体
- 放出液体时，也可以使用泵转速按钮来调节速度（I=慢速，IIII=快速）

## 注意事项:

- Easypet 适用于体积范围为 0.1-100 ml 的玻璃或塑料移液管
- 移取腐蚀性、有毒性、放射性或危险性的化学品时需特别小心，确保移取的液体或制剂对 Easypet 的塑料部件无害
- 请勿使用 Easypet 移取易燃易爆液体或制剂
- 一次充电可以使用 7 小时，充电时仍然可以操作

## 清洁与维护:

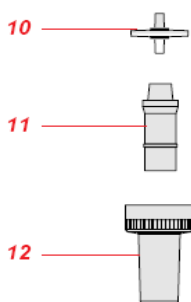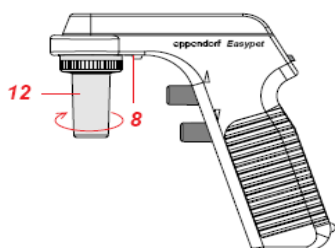

Easypet 一般无需维护。平常可用湿布擦拭表面。滤膜、适配器和吸嘴可以高温高压灭菌

### 更换滤膜或清洁适配器

**⚠**当清洁或更换滤膜的时候，请带上手部和眼部保护装置，防止液体溅射或污染危险。

如果液体进入了吸嘴或是助吸器的吸液功能下降了，请参照以下步骤处理：

- 移液管下放置一个接收瓶，然后小心地取下移液管，注意不要将管内的液体流到接收瓶外
- 按住吸嘴脱卸按钮（8），逆时针旋松并取下吸嘴（12）
- 取出滤膜（10）和适配器（11），用脱盐水清洗适配器，并在室温下晾干
- 将新滤膜装入适配器再组装好助吸器，注意检查有无漏气

## 错误检修:

错误	原因	解决方法
吸液能力下降	<ul style="list-style-type: none"><li>- 滤膜湿了</li><li>- 电池电力不足</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 更换滤膜</li><li>- 插上电源充电</li></ul>
电力充足时，操作时间短	<ul style="list-style-type: none"><li>- 电池损坏</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 更换电池</li></ul>
移液管漏液	<ul style="list-style-type: none"><li>- 移液管插入助吸器不够深</li><li>- 适配器或移液管损坏</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 小心地将移液管再插入助吸器</li><li>- 更换适配器或移液管</li></ul>
移液管松	<ul style="list-style-type: none"><li>- 适配器损坏</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 更换适配器</li></ul>

如果以上方法均不能解决您的问题，请联系 Eppendorf 公司。